

まずこれから始めてください。

1. IUVC-20 ドライバーのセットアップ

カメラ・ドライバーを導入するには以下の手順を行ってください。

1. カメラ・ドライバーの CD をパソコンの CD ドライブに挿入します。

(注意)この時、スコープのケーブルはパソコンに接続しないでください。

プログラムは自動的に始動し、メニューが表示されます。

IUVC-20 Vide Capture Driver のインストール ボタンをクリックします。


注) プログラムが自動的に始動しない場合は次のセットアップ・アイコンを探して、クリックしてください。



→



2. インストレーション ウィザード が表示されます。

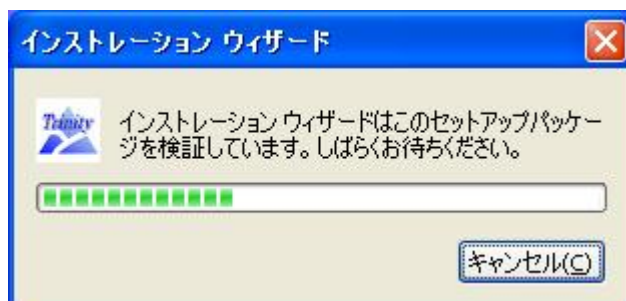

3. ようこそ IUVC-20 Driver のセットアップへ が表示されます。




4. スタートメニュー が表示されます。 次へ ボタンをクリックします。



3. インストールの準備完了 が表示されます。 次へ ボタンをクリックします。



4. インストールが開始されます。

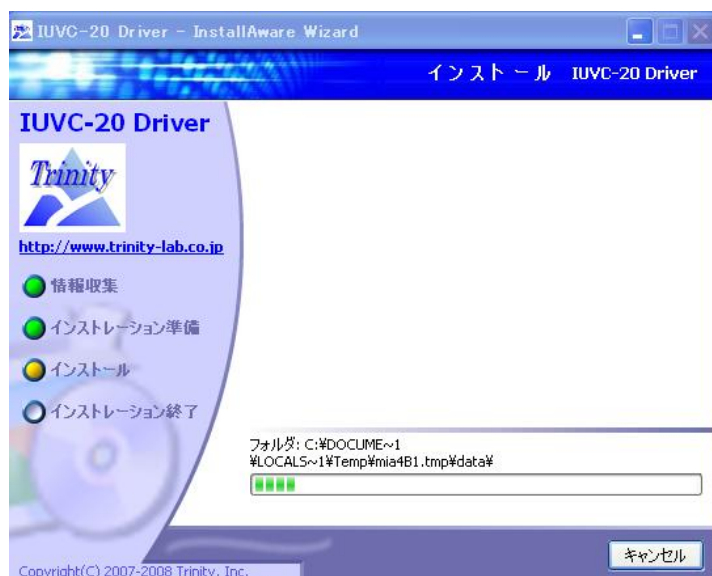

5. インストールが終わったら、**終了** ボタンをクリックします。



次に、スコープのケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。


USBパックに入っているインタフェースケーブルにマイクロスコープおよびUSBケーブルを差込みます。

* USBパック説明書のパソコン使用の接続方法(写真入り)を参照ください。

USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続してください。


6. 新しいハードウェアの検索ウィザードの開始が表示されます。

いいえ、今回は接続しません を選択して **次へ** ボタンをクリックします。

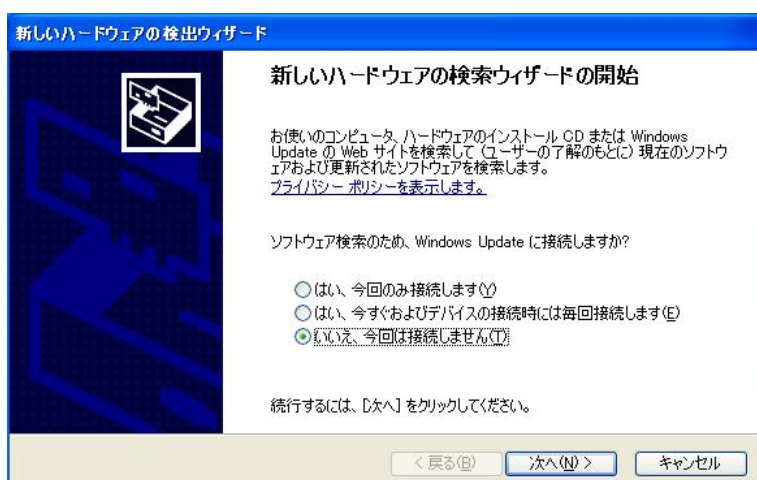


7. 新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。

ソフトウェアを自動的にインストールする を選択し、**次へ** ボタンをクリックします。

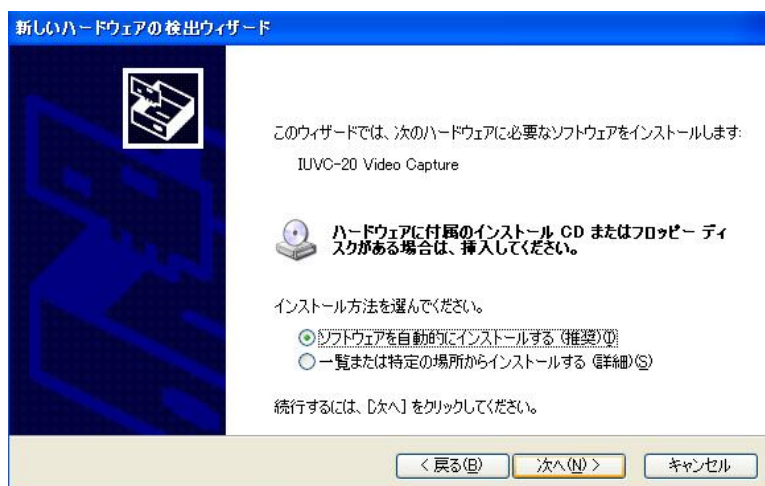

8. インストール中に警告文が表示されたら、**続行** ボタンをクリックします。

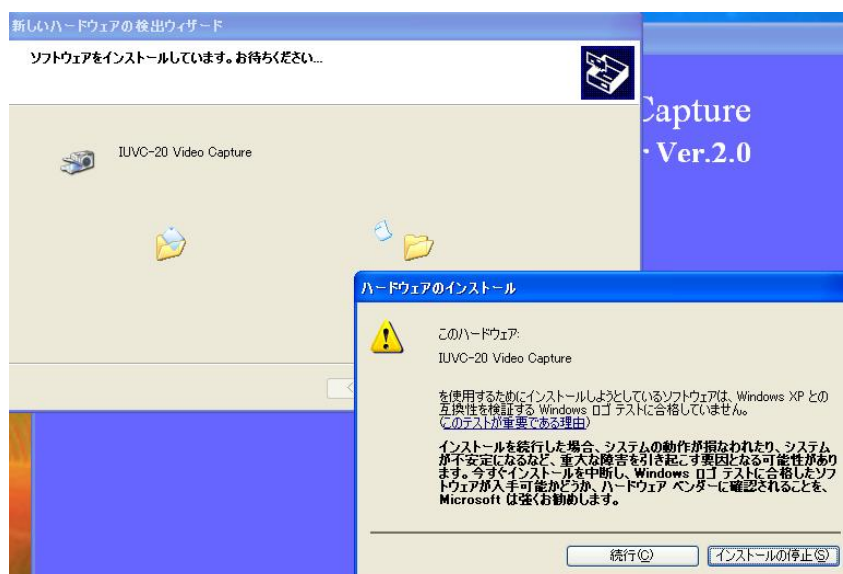

インストールが進行します。



9. 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了が表示されたら**完了** ボタンをクリックします。



10. **Exit** をクリックします。これでドライバソフトのインストールは終了です。



11. 次のようなアイコンがデスクトップ上に作成されます。



IUV-20 Video Capture Driver は、画像の表示、画像の静止、保存のみのビューワーソフトです。IUV-20 Video Capture Driver 操作説明は別紙 IUV-20 Video Capture Driverソフトの使用方法を参照ください。